

Návod pre používanie laboratórnych fliaš - prachovníc.

Ak sú fľaše určené pre uchovanie potravín a nápojov, musia pred plnením vypláchnuté pitnou vodou alebo vodou s nízkym % alkoholu! Fľaše sa zábrusom odporúčame vypláchnuť najprv 2% roztokom kyseliny octovej a následne pitnou vodou alebo vodou s nízkym % alkoholu. Zátky tiež umyte. U fľaši so zábrusom a zabrusenou zátkou nemožno garantovať absolútnu tesnosť, a preto nie sú vhodné na prepravu tekutín, kde hrozi riziko preklopeniu.

Ak sú fľaše určené na skladovanie chemických látok a zmesí. Fľaše odporúčame pred použitím vypláchnuť destilovanou vodou. Fľaše sa zábrusom môžu obsahovať zvyšky skleneného prachu. Takéto fľaše odporúčame najprv vypláchnuť 1-2% roztokom kyselín octovej a nasadnite destilovanou vodou

Fľaše nesmú byť vystavované teplotnému šoku pre rozdiel teplôt väčšiu ako 45 °C. Nie sú vhodné na výrobu sviečok. Fľaše je možné dekorovať, ale teplota výpalu nesmie prekročiť 583 ° C. Štandardne vyrábané fľaše nemožno dekorovať zlatom - povrch fľaše je za tepla ošetrený SnO₂. Občasné umývanie fliaš v domácich umývačkách je dovolené, nesmie ale dochádzať k teplotnému šoku s rozdielom teplôt väčším ako 45 ° C. Časté umývanie fliaš s využitím účinných umývacích prostriedkov, môže viesť k povrchovej korózii skla, Pozor sklo je krehké a pri rozbitie výrobku hrozi riziko zranení porezaním! Výrobky zo skla sú 100% recyklovateľné a zšetrné k životnému prostrediu.